


- 欣维尔自制核磁管，采用3.3厚壁玻璃管制，同心度低，凸度小，壁厚均匀，以保证样品在磁场中的均匀性，对谱图质量影响小。
- 相较于进口核磁管，性价比高，经济实惠。
- 适配布鲁克，安捷伦等核磁共振仪的转子。
- 具书写标设计，欣维尔专利工艺(CN220251789U，CN220603347U)，便于标记，耐常见有机溶剂，耐用不易掉。



具书写标设计，便于标记，
耐常见有机溶剂，耐用不易掉。

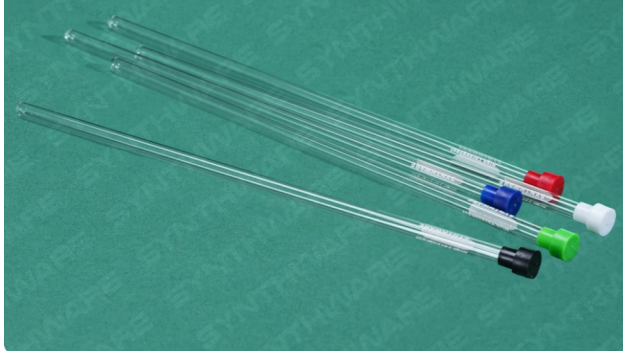

核磁管，5MM，3.3高硼硅，带书写标
标配PE材质核磁管帽。

货号	品名
XWE-5MM-7X	5MM核磁管，5支装（含帽）
XWE-5MM-7-50X	5MM核磁管，50支装（含帽）
XWE-5MM-7-100X	5MM核磁管，50支装（含帽）



扫码查看，今日实时
优惠价

核磁管，5MM，3.3高硼硅
标配PE材质核磁管帽。




货号	品名
XWE-5MM-160	5MM核磁管，长度160mm，5支装（含帽）
XWE-5MM-103	5MM核磁管，长度103mm，5支装（含帽）



扫码查看，今日实时
优惠价

标配聚四氟乙烯材质核磁管帽，
更耐腐蚀。

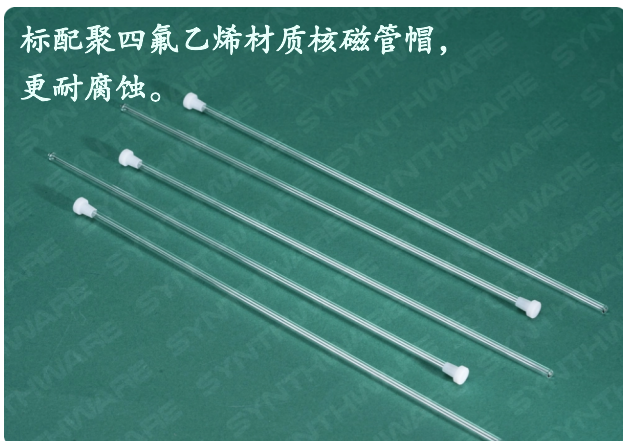

核磁管，3.3高硼硅，178mm，四氟盖

货号	品名
XWE-3MM-178	3MM核磁管，长度178mm，5支装（含四氟帽）
XWE-5MM-178	5MM核磁管，长度178mm，5支装（含四氟帽）



扫码查看，今日实时
优惠价

核磁管帽，3MM，PTFE

核磁管帽采用白色聚四氟乙烯材质，耐腐蚀。

货号	品名	包装
XWE-3S	白色四氟，可匹配3mm核磁管	个
XWE-3-S	白色四氟，可匹配3mm核磁管	5个/包
XWE-5S	白色四氟，可匹配5mm核磁管	个
XWE-5-S	白色四氟，可匹配5mm核磁管	5个/包



扫码查看，今日实时
优惠价



核磁管帽，5MM，PE

欣维尔监制外购产品。核磁管帽采用聚乙烯材质。

货号	颜色	规格
XWE-G-50	混装色	50个/包
XWE-G-100	混装色	100个/包
XWE-G-1	绿色	50个/包
XWE-G-2	红色	50个/包
XWE-G-5	蓝色	50个/包
XWE-G-7	白色	50个/包
XWE-G-8	黑色	50个/包



扫码查看，今日实时
优惠价





- 此设计允许同时清洗四支核磁管。
- 将清洗液加入加液管中，快速抽吸可使核磁管内壁浸湿，从而去除污染物。如使用丙酮清洗，可用空气将核磁管干燥。清洗时，需将核磁管帽插入核磁管底部并倒置于清洗器中，核磁管帽提供支撑和真空密封条件。宝塔小咀可通过软管连接真空源。
- 清洗器下端外磨口为24/40，需自行匹配24/40磨口清洗液接收瓶。

核磁管清洗器，4支，经济型，新型

货号	磨口
T400024	24/40




扫码查看，今日实时
优惠价

核磁管清洗器，4支，经济型

货号	磨口
T500024	24/40



扫码查看，今日实时
优惠价

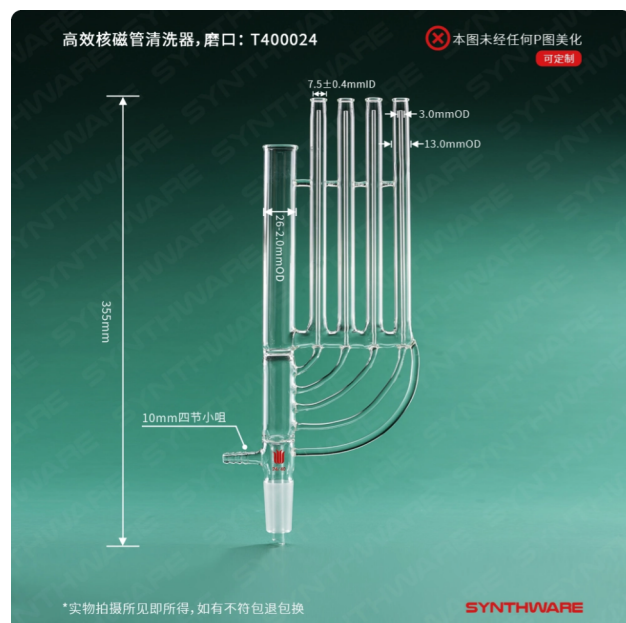

核磁管清洗器，高通量，高真空节门，高效

- 此款产品主体管径约为100mm,可同时清洗上百支核磁管,清洗过程中可有效节约清洗剂和清洗时间。
- 清洗器出液口具高真空节门设计,可无需真空脂即可保证密封,阀杆四氟包覆,耐溶剂腐蚀。

货号	描述
T202000K	高效核磁管清洗器, 套装
 扫码查看, 今日实时优惠价	

组成明细:

F12242L	平底球, 磨口: 24/40, 容量: 2000ML
C1329	层析流量控制阀, 磨口: 29/42
RC14	尼龙帽, 9.5mm孔, #14
R201402	可拆式小咀, #14, 直
CC100	不锈钢法兰夹, 100#法兰专用
R100	100#法兰专用O型圈, 材质Viton
S600004T	四氟保护的高真空阀 (全包) 0-4mm
CS002440	24/40塑料磨口夹
CS002942	29/42塑料磨口夹




扫码观看 视频讲解

清洗操作:

- 1、打开法兰盘上盖, 将待清洗核磁管管口朝下放置于清洗器内。
 - 2、检查清洗器下端高真空节门(C)关闭, 然后加入清洗液。
 - 3、关闭法兰盘上盖, 并将高真空通气接头连接至清洗器顶端。
 - 4、调节高真空节门(A), 使真空泵与清洗器连通, 打开真空泵, 对清洗系统抽真空。
 - 5、观察系统清洗液微沸, 即可关闭高真空节门(A), 切断真空线。打开后侧螺纹盖(B), 使清洗器连通大气, 系统恢复至常压状态。此时, 可见清洗液快速抽吸至核磁管内部。
- 反复几次操作, 即可对核磁管进行高效清洗。对顽固试剂残留的核磁管可进行清洗液充分浸泡。

废液处理操作:

- 1、打开清洗器底部高真空节门(C), 废液即可流出。
- 2、将底部抽气小咀连接至真空源, 可辅助废液快速流至接收瓶。

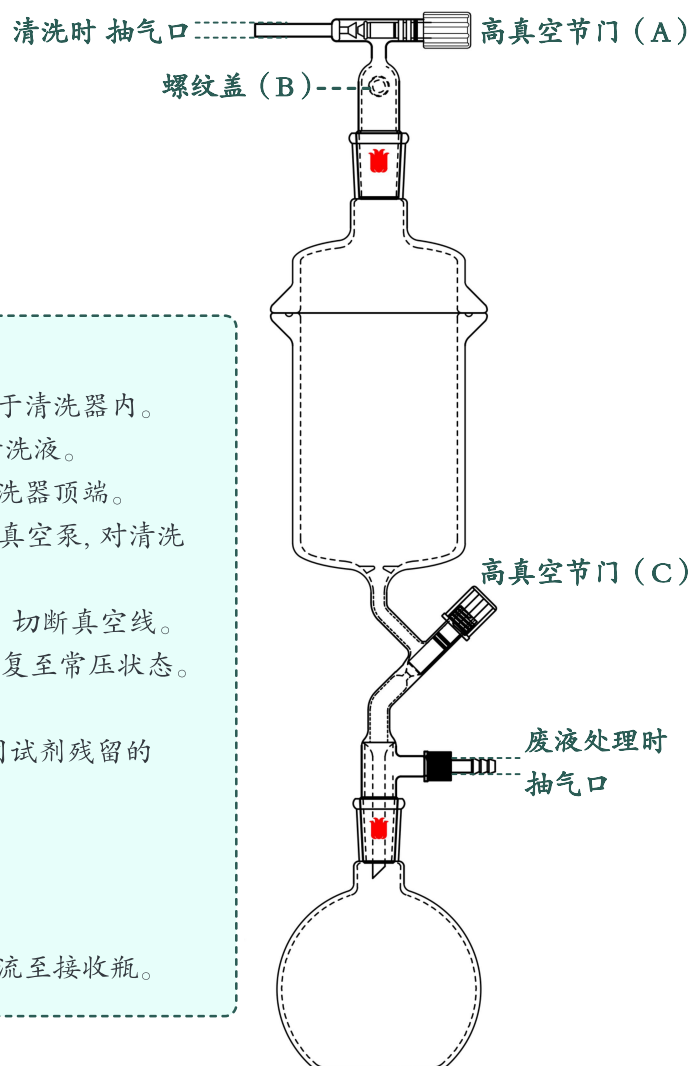

核磁管清洗器，高通量，四氟节门

- 此款产品主体管径约为100mm,可同时清洗上百支核磁管,并且清洗过程中可有效节约清洗剂。
- 清洗器出液口具四氟节门设计,标准1:5锥度精密研磨,旋塞磨口抛光处理,延长四氟旋塞使用寿命,确保良好的密封性和互换性。



货号	描述
T202000	高效核磁管清洗器, 套装
 扫码查看, 今日实时 优惠价	

组成明细:

F12242L	平底球, 磨口: 24/40, 容量: 2000ML
T682942	29/42三通接头, 具可拆卸小咀
RC14	尼龙帽, 9.5mm孔, #14
R201402	可拆式小咀, #14, 直
CC100	不锈钢法兰夹, 100#法兰专用
R100	100#法兰专用O型圈, 材质Viton
S201530	2mm T型三通四氟节门塞
CS002440	24/40塑料磨口夹
CS002942	29/42塑料磨口夹