

1. 高硼硅玻璃节门: 采用3.3高硼硅原料制得, 通过旋转玻璃旋塞来控制气体或液体流路的连通与关闭。
2. 旋塞表面精密研磨, 保证可互换性。搭配真空脂使用, 保证其密封性。



使用小提示:

- 每次使用后需及时拆卸清洗, 选择合适溶剂清洗(如:正己烷), 防止残留物凝固导致旋塞粘连;
- 如遇到卡住, 打不开, 抱死等情况, 切勿强行拧动! 可用木槌或塑料槌轻轻敲击, 或用热风枪, 超声, 尝试松动。
- 重新组装时, 需重新薄涂真空脂, 转动旋塞, 确保真空脂均匀润开。

节门, 玻璃, 斜单孔, 空心

单斜孔空心玻璃节门。

货号	规格	通气孔径(mm)	支管直径(mm)
S341750	17.35/50	4	10

扫码查看, 今日实时优惠价



节门, 玻璃, 斜双孔, 空心

双斜孔三通玻璃节门。

货号	规格	通气孔径(mm)	支管直径(mm)
S351656	17.35/50	4	10

扫码查看, 今日实时优惠价



节门, 玻璃, 空心, 平行

空心塞玻璃节门。



货号	规格	通气孔径(mm)	支管直径(mm)
S701240	12.6/40	2	8
S701754	17.35/50	4	10
S701756	17.35/50	6	12

扫码查看, 今日实时优惠价

节门，玻璃，空心，90°

空心塞玻璃节门，支管呈90°。

货号	规格	通气孔径(mm)	支管直径(mm)
S711240	12.6/40	2	8
S711754	17.35/50	4	10
S711756	17.35/50	6	12



扫码查看，今日实时
优惠价



节门，玻璃，空心，90°

空心塞玻璃节门，支管呈90°。

货号	规格	通气孔径(mm)	支管直径(mm)
S721240	12.6/40	2	8
S721754	17.35/50	4	10
S721756	17.35/50	6	12



扫码查看，今日实时
优惠价





具高强度螺纹及双层密封圈设计，可确保达到高密封性和防腐性。




高真空阀：聚四氟乙烯材质包裹的高真空阀专为真空应用设计，可耐受压力低至 10^{-4} Pa。

聚四氟乙烯（PTFE）包覆

O型圈

聚四氟乙烯（PTFE）材质

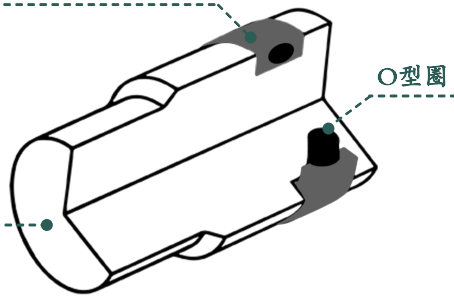

1. 阀门顶部精密锥形角度设计，减少磨损，可与玻璃件紧密密封(密封状态时呈现白色密封环)。
2. 阀门杆上的内置聚四氟乙烯包覆的双密封圈，可有效防止O型圈直接暴露于试剂中。同时提供出色的真空密封效果及动态密封条件。
3. 标准0-4mm，0-8mm，0-12mm规格的高真空阀阀门控制旋钮由增强尼龙制成，耐温度可达100-120°。
4. 无需真空脂即可提供出色的真空密封效果及动态密封条件，同时减少试剂被真空脂污染。



节门，高真空阀，180°

180° 高真空节门。

货号	高真空规格	价格
S620004	4mm	 扫码查看，今日实时优惠价
S620008	8mm	
S620012	12mm	
标配配件：		
S600004T	0-4mm四氟全包高真空阀	
S600008T	0-8mm四氟全包高真空阀	
S600012T	0-12mm四氟全包高真空阀	

节门，高真空阀，“Y”型

Y型高真空节门

货号	高真空规格	价格
S630004	4mm	 扫码查看，今日实时优惠价
S630008	8mm	
S630012	12mm	
标配配件：		
S600004T	0-4mm四氟全包高真空阀	
S600008T	0-8mm四氟全包高真空阀	
S600012T	0-12mm四氟全包高真空阀	



节门，高真空阀，“T”型

T型高真空三通节门

货号	高真空规格	价格
S650004	4mm	 扫码查看，今日实时 优惠价
S650008	8mm	
S650012	12mm	
标配配件：		
S600004T	0-4mm四氟全包高真空阀	
S600008T	0-8mm四氟全包高真空阀	
S600012T	0-12mm四氟全包高真空阀	



四氟节门：

旋塞整体由聚四氟乙烯材质制成。具有良好的化学稳定性，不会被流经的化学品腐蚀或反应。节门锥度精密研磨，磨口抛光处理，可延长四氟旋塞使用寿命，确保良好的密封性和互换性。

注意事项：


基于聚四氟乙烯和高硼硅玻璃膨胀系数不同,烘干时，必须将四氟旋塞与玻璃件分开烘干，防止产生的热应力将玻璃节门胀裂，四氟旋塞变形。

请注意保持四氟旋塞的清洁，防止杂质引入影响节门的密封性。

节门，PTFE，120°

120° 四氟三通节门

货号	节门孔径
S411530	2mm
S411635	4mm
标配配件：	
S221530	120° 四氟节门,15.2/30,2mm
S221635	120° 四氟节门,16/35,4mm
扫码查看，今日实时 优惠价	

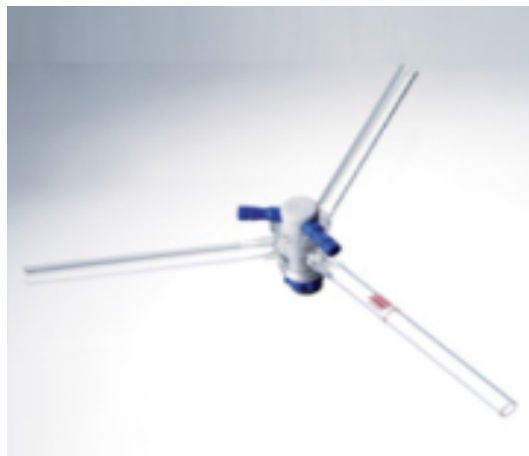

节门，PTFE，十字型，四通

四通四氟节门

货号	节门孔径
S421530	2mm
标配配件：	
S441530	2mm孔径四孔，四氟节门
 扫码查看，今日实时 优惠价	





节门，PTFE，双斜孔

双斜孔四氟节门

货号	规格	通气孔径(mm)	支管直径(mm)
S171244	12.9/44	2	8
S171444	14.4/44	4	10

标配配件：

S211944	双斜孔四氟塞子，2mm孔径
S211444	4mm双斜孔四氟节门



扫码查看，今日实时
优惠价



节门旋塞，120°，PTFE

货号	规格	孔径mm
S221530	15/30	2
S221635	16/35	4



扫码查看，今日实时
优惠价